



IRIS *Salmonella*®

Detección de *Salmonellae* en productos para el consumo humano y animal, y muestras ambientales.



FIABLE

Método Validado con Certificación AFNOR acorde a la Norma ISO 16140-2, incluyendo muestras superiores a 25g.

RENDIMIENTO

Detección de *Salmonellae* tanto móviles como no móviles incluyendo especies y serovares atípicos.

FÁCIL

Excelente contraste entre el agar claro y las colonias de *Salmonella* **ROSA-MAGENTA**; y la flora secundaria que aparece de color **AZUL** a **AZUL OSCURO**

RÁPIDO

Screening negativo en 37 horas y test de confirmación en 2 minutos con un test de látex: **CONFIRM' Salmonella**

SIMPLE Y ECONÓMICO

Fácilmente adaptable a la organización del laboratorio:
1 Caldo de Enriquecimiento suplementado + 1 Placa

IRIS *Salmonella*®

El método **IRIS *Salmonella*®** permite la rápida detección de todo tipo de *Salmonellae* en productos para el consumo humano y animal, y muestras ambientales.



Validated by AFNOR Certification under the reference BKR 23/07-10/11

MUESTRA ≤ 25 g

MUESTRA > 25 g ¹

(x) g of muestra en 9 (x) mL de
***Salmonella* Enrichment Broth** ²

+

Añadir **suplemento** selectivo de **IRIS *Salmonella*®**



Incubación
16 ± 24 h
41.5 ± 1.0°C



Coloración
Verde

Incubación
18 ± 24 h
41.5 ± 1.0°C

Extender 10 µL en **IRIS *Salmonella*® Agar**



D + 1

D + 1

Incubación
24 ± 3 h
37 ± 1°C

Incubación
24 ± 3 h
37 ± 1°C

D + 2

D + 2

Lectura y Confirmación

Colonias no características:
AUSENCIA de *Salmonella*

Colonias características magenta:
PPRESENCIA PRESUNTIVA de *Salmonella*



Test Látex de Coagulación:
CONFIRM' *Salmonella*

Información Adicional

1. El método **IRIS *Salmonella*** se encuentra validado para la detección de *Salmonellae* en muestras de 50 g a 375 g en leche en polvo (incluyendo productos infantiles con o sin probióticos en su fórmula) y de 50g a 125g para harinas y croquetas en piensos.

2. Para muestras superiores a 25g precalentar el medio *Salmonella* *Enrichment* a 41.5°C.

El caldo *Salmonella* *Enrichment* y el **IRIS *Salmonella*® Agar** pueden almacenarse durante 3 días a 2-8°C antes de pasar a placa o su lectura (excepto el enriquecimiento para muestras de piensos superiores a 25g).

El caldo *Salmonella* *Enrichment* puede utilizarse para la preparación de diluciones.

IRIS *Salmonella*® Agar puede utilizarse como segundo medio, acorde a la ISO 6579.

Consultar la ficha técnica para más información.

Información para pedidos

Salmonella *Enrichment*

007812500/"4205M – 500g bote/5kg bidón
007810010 – 10 viales de 225 mL
007811003 – 3 Bolsas flexibles 3 L
007474002 – 2 Bolsas flexibles 5 L

Salmonella *Enrichment* + Tween®80

007855003 – 3 Bolsas flexibles 3 L
007908002 – 2 Bolsas flexibles 5 L
007937010 – 10 viales de 225 mL

Salmonella *Enrichment* doble **concentración**

007910002 – 2 Bolsas Flexibles 5 L
007922010 – 10 frascos 225 mL
007938001/00793905M – 500 g bote/5 kg bidón

Suplemento **IRIS *Salmonella*®**

007847010 – 10 viales de 50 mL
007851120 – 120 tabletas qsp 225 mL
007902120 – 120 tabletas qsp 90 mL

IRIS *Salmonella*® Agar

007845020 – 20Placa Petri (Ø90mm)
007846120 – 120Placa Petri (Ø90mm)
007882500 – 500 g botella

CONFIRM' *Salmonella*

007848050 – Test de Látex (50 tests)