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





SYMPHONY® Agar

Recuento de Levaduras y Mohos en todo tipo de productos alimentarios destinados al consumo humano y animal.




EFICIENTE

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Detección selectiva de levaduras y mohos para todo tipo de matrices



FÁCIL

Distinción clara entre colonias de mohos y levaduras

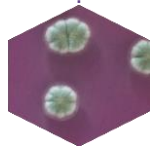

RÁPIDO

Enumeración en solo 54 horas sin necesidad de confirmación



FIABLE

Método validado con Certificación AFNOR acorde a la Norma ISO 16140-2, bajo la siguiente referencia BKR 23/11-12/18



SYMPHONY® agar

Método de recuento de Levaduras y Mohos en todo tipo de productos alimentarios destinados al consumo humano y animal



Validated by AFNOR Certification under the reference BKR 23/11-12/18



(x) g de muestra + 9 (x) mL de diluyente¹

INOCULACIÓN EN SUPERFICIE

Esparcir 0,1 mL en la superficie de placas de cultivo **SYMPHONY® agar**

INOCULACIÓN EN PROFUNDIDAD

Transferir 1 mL en el fondo de una placa estéril y añadir aproximadamente 15 mL de **SYMPHONY® agar**

Mezclar y Solidificar

Incubación **54-72 h a 25 °C**

Recuento de colonias características



D + 3

Levaduras

Colonias de color rosa con los límites definidos

&

Hongos

Colonias de diferentes colores y tamaños con límites irregulares

Información adicional

El método **SYMPHONY®** da un resultado en solo 54 horas para productos alimentarios destinados al consumo humano y animal, sin importar la actividad de agua.

Método
SYMPHONY

Recuento de
levaduras y
mohos
NF ISO 21527-1
NF ISO 21527-2

D+3

D+5

54-72 h

5 a 7 días

El método de filtración de membrana puede ser usado para el análisis de las muestras de agua.

1. Agua de Peptona Tamponada, Tryptone-salt o cualquier otro diluyente recomendado por la norma NF EN ISO 6887.

Consultar la ficha técnica para más información

Información para pedidos

Medio listo para usar

007923020 - 20 Placa Petri Ø90 mm

Medio listo para fundir

007893010 - 10 viales de 200 mL

Medio deshidratado

007925500- 500 g vial
00793105M- 5 kg tambor