

HI9810382 Medidor de pH inalámbrico para pan y masas

Estimado cliente,

Gracias por elegir HANNA instruments. Para más información sobre nuestros productos, visite www.hanna.es o envíenos un correo electrónico a info@hanna.es. Para obtener asistencia técnica, puede ponerse en contacto directamente con nuestro equipo, escribiéndonos un email a sat@hanna.es.

HI9810382 es un medidor de pH inalámbrico profesional, de la familia HAL02 de HANNA instruments®. Incorpora un módulo Bluetooth con protocolo abierto que permite a los usuarios utilizar su propia aplicación o la aplicación HANNA Lab con un teléfono móvil o tablet compatible para acceder a todas las funciones de un medidor de pH.

Contenido de la caja

- HI9810382.
- Soluciones pH 4.01 (2 sobres).
- Soluciones pH 7.01 (2 sobres).
- Solución de limpieza y desinfección de electrodos para pan y masas (2 sobres).
- Solución de almacenamiento de electrodos (1 botella de 13mL).
- Batería de litio de 3 V – CR2032.
- Guía rápida con certificado de calidad del instrumento.

Nota: conserve todo el material de embalaje. Cualquier artículo dañado o defectuoso debe devolverse en su embalaje original con los accesorios incluidos.

Esta guía de rápida de uso ha sido elaborada para el medidor de pH HI9810382 para pan y masas, con la versión de software 1.06 o superior. La versión de software 1.06 o superior cumple con la normativa de seguridad del artículo 3.3 (d)(e) de la Directiva RED de la UE.





HANNA instruments se compromete a desarrollar e implementar soluciones digitales con un impacto positivo en el medio ambiente y clima.

Todos los instrumentos HANNA cumplen con las Directivas Europeas CE y nuestras instalaciones de producción cuentan con la certificación ISO 9001. El modelo HI9810382 tiene una garantía de 6 meses contra defectos de fabricación y materiales cuando se utiliza para el fin previsto y se mantiene según las instrucciones.



Funcionamiento general

- Utilice un destornillador de punta plana para retirar la tapa de la pila(A).
- Retire el aislante de la batería (B).
- Pulse el botón de ON/OFF (D) para encender (apagar) o calibrar el medidor.
- Presione el botón de configuración (C) para navegar por el menú y presione el botón ON/OFF (D) para configurar las opciones.

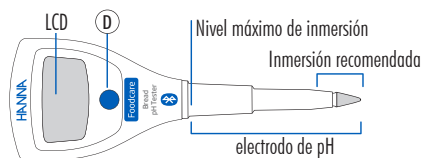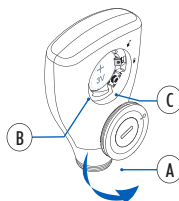

Hanna Lab App

Las funciones incluyen: estado del electrodo, GLP con marca de tiempo, lecturas en tiempo real, criterios de estabilidad, recordatorio de calibración, alarmas de pH (mV) y temperatura, identificación del pHmetro, intercambio de datos.

- Descargue la aplicación y habilite Bluetooth® en el dispositivo.
- Inicie la aplicación. Cuando el dispositivo de prueba esté en modo detectable, aparecerá en la lista de "Dispositivos disponibles".
- Dentro de la aplicación, pulse «Conectar» para vincular el medidor con el dispositivo.
- Una vez conectado, pulse el botón de ON/OFF para iniciar la medida.
- Toque el icono (📝) para hacer una anotación.

Mejores prácticas

- El electrodo debe estar limpio y calibrado.
- Respete el nivel de inmersión recomendado.
- Entre mediciones, enjuague bien la sonda con agua destilada o desionizada.
- Mantenga la unión hidratada añadiendo unas gotas de solución de almacenamiento en la tapa protectora cuando no vaya a utilizar el medidor.
- No deje activado el modo detectable de Bluetooth sin vigilancia.